

甘油明胶封固液

产品货号: M20245

产品规格: 10ml/50ml

产品简介:

甘油明胶封固液又称甘油明胶封片液, 其英文是Glycerol Jelly Mounting Medium, 是一种参考经典的Kaiser方法配制的水性封片液, 经过尚宝生物改良, 不含苯酚, 可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。按照每个样品封片需要50 μ l计算, 10ml可以用于200个样品的封片。

产品组成:

名称	规格	规格	保存条件
甘油明胶封固液	10ml	50ml	室温

自备材料:

1. 盖玻片、载玻片
2. 显微镜

操作步骤(仅供参考):

(一)贴壁细胞样品

1. 染色完毕后, 尽量吸干净染色液。
2. 加一滴Glycerol Jelly Mounting Medium于载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触封片液, 尽量避免气泡。
3. 显微镜下观察细胞。

(二)组织切片

1. 染色完毕后, 尽量吸干净染色液。
2. 加一滴Glycerol Jelly Mounting Medium于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片液, 尽量避免气泡。
3. 显微镜下观察切片。

(三)其它样品: 参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项:

1. 封片液在温度较低时呈固态, 使用前须在37~40 $^{\circ}$ C温育, 并在完全溶解后使用。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com