

快速低背景封闭液

产品货号：M20510

产品规格：500ml

产品简介：

本产品可5~10min完成封闭实验，采用独特配方，有效地降低了背景，增强了信噪比，封闭效果显著优于传统的封闭液，加速Western Blot的实验进程，保证效果的同时也提升效率。

产品内容：

产品组成	规格	保存条件
快速低背景封闭液	500ml	室温

产品应用：

Western Blot实验；
ELISA、ICC、IHC的封闭实验。

产品特点：

快速封闭：5~10min即可完成封闭；
效果优异：高信噪比，低背景。

使用方法：

1. 加入适量本产品，把膜完全没过其中。7.5×8cm的膜，推荐使用量为5~10ml，具体根据孵育盒调整。
2. 将孵育盒转移至水平摇床上，室温振荡孵育5~10min，结束后进入下一步实验。

注：推荐使用全自动蛋白印迹仪完成Western Blot；推荐使用增强型抗体稀释液进行抗体孵育。

注意事项：

1. 通常封闭时间为5~10min，对于低背景抗体可将时间缩短至5min。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com